



产气肠杆菌探针法 qPCR 试剂盒

Enterobacter aerogenes Probe qPCR Kit

仅

供

科

研

使

用

产品及特点

产气肠杆菌(*Enterobacter aerogenes*), 为革兰氏阴性的兼性厌氧杆菌, 不产孢子且具有小的荚膜, 其有周鞭毛, 可以活动。产气肠杆菌常存在于河水、土质及饲料中, 可使饲料变质或营养价值破坏, 也常存在于人类和动物肠道, 为人体内的正常菌相, 只有在人体虚弱的特殊情况下才偶尔引起疾病。但产气肠杆菌又是重要的条件致病菌, 可引起泌尿道感染、呼吸道感染、伤口感染以及败血症等疾病。与阴沟肠杆菌一样, 临床上用第三代头孢菌素治疗产气肠杆菌的过程中易产生耐药性, 通常在治疗 3-4 日, 产气肠杆菌即转化为耐药株, 从而导致临床上治疗困难。因此快速检测产气肠杆菌具有重要意义。本产品就是以 TaqMan 探针法荧光定量 PCR 技术为基础开发的专门检测产气肠杆菌的试剂盒, [它具有下列特点:](#)

- 1. 即开即用, 用户只需要提供样品 DNA 模板。
- 2. 引物和探针经过优化, 分析灵敏性高, 可以达到 100 拷贝/ μL 。
- 3. 提供阳性对照, 便于区分假阴性样品。
- 4. 特异性高, 引物是根据产气肠杆菌 DNA 高度保守区设计, 不会跟其他的 DNA 发生交叉反应。
- 5. 既可用于定性检测, 又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为 5 个数量级。
- 6. 本产品足够 50 次 20 μL 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
- 7. 本产品只能用于科研。

规格及成分

成分	规格	包装
2×Probe qPCR MasterMix	0.5mL	1mL 本色管
荧光 PCR 模板专用稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管
超纯水	1mL	1.5mL 蓝盖管
产气肠杆菌探针法 qPCR 引物-探针混合干粉	50 次	0.5 mL 棕色管
产气肠杆菌探针法 qPCR 阳性对照(1×10^7 拷贝/ μL)	50 μL	0.5mL 黄盖管
使用手册	1 份	无
本产品采用五孔盒包装		
注 意: 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心, 然后在离心管中加入 162 μL 的超纯水充分混匀后再使用, 未用完的需要-20℃保存。		

一、稀释标准曲线样品 (以 10^1 - 10^6 拷贝/ μL 这 6 个 10 倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高, 因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行, 千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分。为增

使用方法

加产品稳定性和避免扩散传染性病原, 本产品不提供活体样品做阳性对照, 只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。

- 1. 标记 6 个离心管, 分别为 6, 5, 4, 3, 2, 1。
- 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液, 用带芯枪头, 下同。
- 3. 在 6 号管中加入 5 μL 1×10^7 拷贝/ μL 的阳性对照(试剂盒提供), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^6 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 4. 换枪头, 在 5 号管中加入 5 μL 1×10^6 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^5 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 5. 换枪头, 在 4 号管中加入 5 μL 1×10^5 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^4 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
- 6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备

- 7. 如果有 N 个样品, 设置 N+2 个提取, 多出的一个是 PC (样品制备阳性对照), 一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 上步所得 4 号稀释液再加上一定量的水使总体积跟核酸制备试剂盒所要求的起始样本体积一样, 以此作为 PC。另外用水作为 NC。
- 8. 用自选方法纯化样品 DNA, 本试剂盒跟市场上大多数 DNA 提取试剂盒兼容。

三、Probe qPCR 反应 (20 μL 体系, 在样品制备室进行)

- 9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复, 则标记 N+9 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 6 个用于标准曲线。如果做定性分析, 并且只做 1 次重复, 则标记 N+4 个 PCR 管, 其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品, 1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板), 1 个用于 PCR 阳性对照 (用第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
- 10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照, 并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加) :

	成分	样品管 N+2 个	PCR 阴性对照管	标准曲线样品管 (1-6 管)										
	2×Probe qPCR MasterMix	各 10μL	10μL	各 10μL										
	产气肠杆菌探针法 qPCR 引物-探针混合液	各 3μL	3μL	各 3μL										
	N+2 个待测 DNA 样本	各 7μL	不加	不加										
	超纯水	不加	7μL	不加										
	第 6 步所得标准曲线样品稀释液（1-6 号）	不加	不加	各 7μL										
	11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR：													
<table><tr><th>过程</th><th>温度</th><th>时间</th></tr><tr><td>预变性</td><td>95℃</td><td>2min</td></tr><tr><td rowspan="2">PCR 反应 (45 个循环)</td><td>95℃</td><td>15sec</td></tr><tr><td>58℃</td><td>30sec（采集 FAM 通道的荧光信号，淬灭基团为 TAMRA）</td></tr></table>				过程	温度	时间	预变性	95℃	2min	PCR 反应 (45 个循环)	95℃	15sec	58℃	30sec（采集 FAM 通道的荧光信号，淬灭基团为 TAMRA）
过程	温度	时间												
预变性	95℃	2min												
PCR 反应 (45 个循环)	95℃	15sec												
	58℃	30sec（采集 FAM 通道的荧光信号，淬灭基团为 TAMRA）												
四、数据处理														
12. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。														
13. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照必须无 Ct 或 Ct 大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于 40，否则实验无效。如果实验有效，则分析待测样品，如果无 Ct 或 Ct 大于或等于 40，则为阴性。如果 Ct 小于 40 则为阳性。														
PCR 编号	TW-E11405													
说明书	1 份													
自备试剂	样品 DNA。													

运输及保存

低温运输，-20℃保存，有效期 1 年

生产企业：上海通蔚实业有限公司

公司地址：上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话：021-54845833

技术支持：15800441009